

iCheck Chroma 3

Як використовувати пртстрій iCheck Chroma 3 для вимірювання вітаміну А в рафінованій олії

Відскануйте код, щоб переглянути навчальне відео



Читайте Інструкцію користувача (User Manual)

Робіть

- Увімкніть прилад з металевим ковпачком на корпусі. Почнеться автоматичне самотестування.
- Контролюйте прилад за допомогою Chroma 3 Standard.
- Заміряйте новий флакон без олії (холосте вимірювання)

- Перемішайте зразок олії.
- Якщо олія тверда, розтопіть її, нагріваючи до 50°C.
- Наберіть шприцом ~0,3 мл зразка олії.
- Приєднайте голку, тримайте шприц вертикально (голкою догори) на рівні очей і відрегулюйте дозу до 0,1 мл.

- Використовуйте той самий флакон, що і під час холостого вимірювання.
- Під час впорскування олії тримайте флакон стабільно (нерухомо на столі).
- Тримайте голку та шприц під кутом, щоб олія повільно стікала по склу.
- Переконайтеся, що є 2 чітких шари.

- Чітко дотримуйтесь інструкцій, що вказані на дисплеї приладу.
- Слідкуйте за зворотним відліком (3-2-1-0). Будьте готові взяти флакон на "1".
- Двічі переверніть флакон чітко на позначці "0" і негайно вставте його в прилад.

- Підготуйте контейнер для зберігання використаних голок який можна закрити.
- Поводьтеся з використаними флаконами як з небезпечним матеріалом.

Не робіть

- *Не знімайте металевий ковпачок з вимірювальної камери під час самотестування.*
- ст. 6-7

- *Не зберігайте зразок під прямими сонячними променями.*
 - *Не вимірюйте олію інтенсивного оранжевого або червоного кольору.*
 - *Не залишайте бульбашки повітря в шприці.*
- ст. 8-9

- *Не впорскуйте олію прямо вниз, щоб олія не змішалася з реагентом.*
 - *Не трясіть флакон під час ін'єкції.*
- ст. 9

- *Не дозволяйте флакону з введеною олією стояти довше кількох секунд.*
 - *Не порушуйте 2 шари у флаконі до того, як на дисплеї з'явиться "0".*
- ст. 10

- *Не використовуйте шприц та голку повторно для іншого зразка.*
 - *Не використовуйте флакон повторно.*
- ст. 12

